

製品名	血流観察用 XY ステージ付きスタンド
型番	3R-DRAUTO-XYST
ステージ移動方向	XY軸2方向 ※指置き台は 360° 回転
ステージ面寸法 (約)	130x118mm
クランプ方式	なし
移動量 (約)	X軸:71mm Y軸:31mm
目盛	なし
素材	スチール
寸法 (約)	150×220×280mm
重量 (約)	1.6kg

サポート及び企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願いします。

保証規約ははこちらから確認いただけます。

URL <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



※メールで問い合わせの際はご購入いただいた日付が記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販（ショッピングサイト）で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031

FAX: 092-441-4077



スリーアルソリューション株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-btob.jp/>

血流観察用 XY ステージ付きスタンド



この度は弊社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は Anyty マイクロスコープ（3R-DRAUTO）専用のスタンドです。以下の組み立て操作をご覧になりスタンドを組み立ててください。

※本製品の組み立てに別途工具類は使用いたしません。が、部品の一部に鋭利な部分がございます。


必要に応じて作業手袋などを着用し、ケガにはお気をつけください。

安全上のご注意

- 本取扱説明書に従って製品の組み立てを行ってください。
組立て不完全により思わぬ事故、破損のおそれがあります。
- 不安定な場所で使用しないでください。
落下等により床等の損傷、けが、破損のおそれがあります。
- 本来の目的以外で使用しないでください。
思わぬ事故、破損のおそれがあります。
- 乳幼児の手の届かない範囲で使用、保管してください。
小さな部品があります。お子様の手の届かない範囲で取り扱ってください。
- 本体に水をついたり、ぬれた手で使用しないでください。
本体の故障や感電など、事故の恐れがあります。


各部の名称

パッケージの中に以下の内容物があることを確認してください。

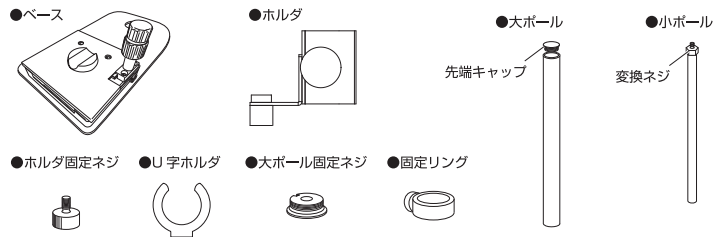


スタンドを組み立てる


- ①ベースの穴の突起に合わせて、下から大ボール固定ネジを差し込みます。上から大ボールを右に回して固定します。

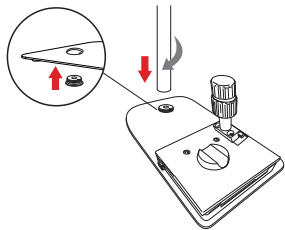


- ②大ボールの上から固定リングを通し、ネジを右に回して固定します。大ボールの先端キャップを取り付けます。

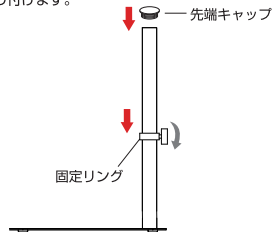

- ③大ボールの上からホルダを通し、ホルダ固定ネジを右に回して固定します。

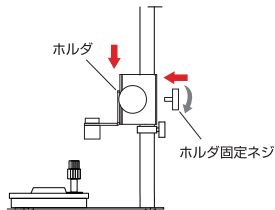


- ④ホルダの丸い部品に小ボールを通し、角度を調整してからホルダのネジを右に回して固定します。

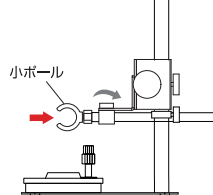

スタンドを組み立てる つづき

- ⑤U字ホルダにマイクروسコープを横から差し込んで取り付けます。
※右記の注意事項を必ずご確認ください。

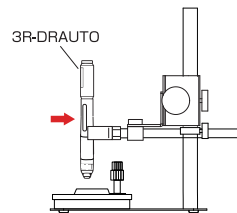

⚠ 注意



マイクروسコープのボタンが正面になるように差し込んでください。



マイクروسコープは、U字ホルダの奥まで挿さずにご使用ください。

組み立て方の詳細は
動画にてご確認ください。

URL <https://i.3rrr.co.jp/xyst-movie/>




操作方法

- ①ベースの溝に指を置き、高さ調整ダイヤルを回して、先端が指に当たる位置まで下げます。



- ②ベースのつまみ下部を回すと縦方向に、つまみ上部を回すと横方向に調整できます。

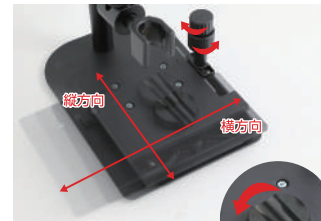

指置きは 360 度回転します。

