

AnytyTM

USB接続マイクロスコープ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 目に光を当て続けしないでください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- OSのバージョンアップによる動作不良は保証外です。
- ケーブルを鋭角に折り曲げないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 本製品はスマートフォンやタブレットなどのデバイス専用です。パソコン等で使用できません。
- 本製品を使用するためには、ご使用になるデバイスがOTG機能に対応している必要があります。
- 長時間、直接光源を見ないでください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

各部の名称



① USBケーブル

② 倍率調整ダイヤル

③ レンズカバー

④ ライトボタン

⑤ 撮影ボタン

⑥ カメラレンズ

⑦ 白色LED×8

付属品

スタンド、レンズキャップ(本体に装着済み)、Type-C to Lighting変換アダプタ

使用する前に

- この取扱説明書の内容は、

iPad: アプリバージョン1.0.24(50)、iPad OS18.5

Android: アプリバージョン1.0.085、Android9

の仕様に基づいて構成されています。今後のバージョンの変更により、内容に差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

- 本製品には専用のアプリが必要です。

各アプリストアで「UssePlus」と検索し、アプリをダウンロード/インストールするか、下記QRコードを読み取り、Webページにアクセスし、使用するデバイスのOSを選択後、アプリをダウンロード/インストールしてください。



UssePlus



アプリQR

使用方法

使用する前に、本体に装着されているレンズキャップを外してください。

1. アプリを起動します。
2. デバイスにType-Cプラグを挿入します。
(必要に応じて変換アダプタをご使用ください。)
3. アプリに映像が表示されます。
4. 撮影ボタンを押すことで静止画撮影ができます。

使用方法・つづき

倍率調整

倍率調整ダイヤルを左右に回すことで、焦点を合わせることができます。
焦点は2ヵ所で合致します。


調光機能

ライトボタンを押すことで光量を4段階で調光できます。

⚠ 注意

アプリを起動する際、またはデバイスにプラグを挿入する際に、以下のようなポップアップが表示される場合があります。内容をご確認の上、同意や許可をしてください。

ポップアップ例（Android）

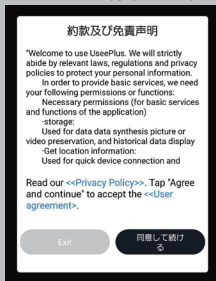

※同意しないと使用できません。

使用方法・つづき

撮影画面の説明

① トップ画面に戻る

② 90°回転

③ 白黒/カラー 切替

④ 2画面表示

リアルタイム映像と撮影画像を2画面表示します。

⑤ リアルタイム映像


⑥ アルバム

⑦ 写真/ビデオ 切替

⑧ 撮影

⑨ 倍率切替


(1.0倍→1.5倍→2.0倍)

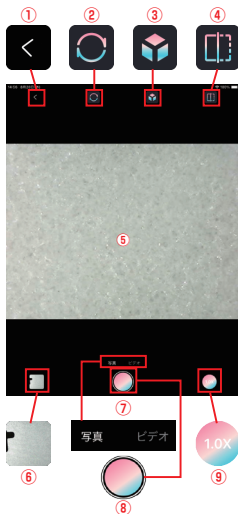

使用方法・つづき

トップ画面の説明

- ① 設定(言語、時間スタンプ設定)
- ② 撮影画面
- ③ アルバム

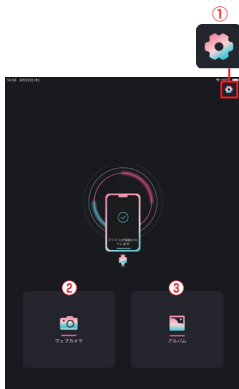

お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにしてください。

柔らかい布に、お湯または水を含ませ固く絞ってから拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

仕様

製品名	USB 接続マイクロスコープ
型番	3R-MSUSB280
サイズ (約)	長さ 120mm × 直径 (最大) 33.5mm
重量 (約)	68g
カメラ画素数	30 万画素
撮像素子	1/6.5 インチ CMOS
光学ズーム	43 倍 / 140 倍 ※モニタサイズ 7.6 インチにおける倍率
デジタルズーム	1.5 倍、2 倍
光学×デジタルズーム	最大 280 倍
焦点距離	0 ～ 40mm
フォーカス	手動
静止画サイズ	1920×1440、JPG
動画サイズ	1920×1440、MP4
光源	白色 LED×8
対応 OS	Android6.0 以上、iOS10.0 以上、iPad OS11 以上 ※パソコンでの使用不可
付属品	スタンド、レンズキャップ、 Type-C to Lighting 変換アダプタ

※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。指定されたスペックを満たす場合でも環境やその他の仕様により問題が発生することがあります。
あらかじめご了承ください。

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認くださいませ。

URL <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

※メールでお問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアールソリューション

THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

スリーアールソリューション株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-btob.jp/>