

ユニバーサルスタンド



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解、改造しないでください。
- 本製品に過度な衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かない場所で使用、保管してください。
- 本体および付属品を、高温になる環境(夏場の車内、暖房器具や調理器具の近くなど)や直射日光の当たる場所で使用または保管しないでください。
- ホコリや粉塵の多い場所で使用しないでください。
- ボルト及びネジ類が緩んだまま使用しないでください。
- 必ず各部品をしっかりと固定してください。締め付けが悪いと取り付け機器の落下等の原因となります。
- 破損した状態のまま使用しないでください。
- 本体の清掃に、シンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 使用中に煙が出る、または異臭を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

注意

- 可動部分に指や衣類などを挟まないように注意してください。
- 本製品を不安定な場所や振動が激しい場所には設置しないでください。転倒や落下の原因になります。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- その他、異常(異音、変形、がたつきなど)を感じた場合は使用を中止し、販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 本製品に指定された顕微鏡以外は取り付けないでください。
- 組立時はけが等を防ぐために手袋を必ず着用してください。
- 本製品に取り付けた顕微鏡が確実に固定されていることを、使用前および位置調整後に必ず確認してください。
- 各ネジが締め付けられていることを確認して使用してください。
- 可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。
- 可動範囲に物を置かないでください。
- 定期的にネジの締め直しを行ってください。
- 本製品に顕微鏡を取り付けたまま持ち運ばないでください。

対象モデル一覧

本製品は、下記顕微鏡専用のスタンドです。対象の顕微鏡以外に使用しないでください。

3R-UVST43 Φ43mm フレキシブルホルダ	3R-UVST35 Φ35mm フレキシブルホルダ
3R-MSLCD30 3R-MSLCD43 3R-MSLCD80 3R-MSLCD97	3R-WM401WIFI 3R-WM501WIFI 3R-WM601WIFI 3R-WM401WIFI-UV 3R-WM401WIFI-PL 3R-MSUSB401 3R-MSUSB501 3R-MSUSB601

各部の名称



ベース



ポール



Φ43mmフレキシブルホルダ
(3R-UVST43)



Φ35mmフレキシブルホルダ
(3R-UVST35)

組立方法

1. ベースの取り付け穴にポールを挿し込みます。
2. ポールを時計回りに回してください。
※完全に締め込まないでください。
3. ポールの平らな面が正面を向いた状態で、固定リングを時計回りに回して締め込んでください。



4. ポールにフレキシブルホルダを取り付けてください。
任意の位置で、高さ固定ネジを締めて固定してください。



5. 顕微鏡取り付け前に、以下のホルダ部分を必ず確認してください。

高さ固定ネジが
緩んでいないこと



ホルダ固定ネジが
ホルダ内に飛び出していないこと



※写真はΦ43mmです

ホルダの高さ調整

高さ固定ネジが少しでも緩んだ状態で「高さ調整ダイヤル」を回すと、ホルダの高さ調整ができます。



組立方法・つづき

6. 顕微鏡をホルダに通します。顕微鏡にモニタがついている場合は、モニタが正面を向くように調整してください。
7. ホルダ固定ネジを時計回りに回して顕微鏡を固定してください。
取り付け後、各部に緩みがないことを確認してください。
8. フレキシブルホルダのアームをゆっくり動かして、使いやすい位置・角度に調整してください。

注意

フレキシブルホルダのアームが緩い場合はお手持ちの六角レンチで各可動部の六角ナットを締めてください。
※本製品に六角レンチは付属していません。



お手入れ方法

- 柔らかい布に、お湯または水を含ませ固く絞ってから拭いてください。
※ 本製品を水でぬらさないでください。

製品仕様

製品名	ユニバーサルスタンド
型番	3R-UVST43、3R-UVST35
サイズ（約）	ベース：380×250×22mm ポール長さ：265mm ホルダのアーム長さ：280mm(Φ43mm)、260mm(Φ35mm) ※ ホルダ可動部の長さ：160mm ※アーム根元からホルダ先端までの寸法
重量（約）	2.26kg
対応機器	【 Φ43mm フレキシブルホルダ 】 3R-MSLCD30、3R-MSLCD43、3R-MSLCD80、3R-MSLCD97 【 Φ35mm フレキシブルホルダ 】 3R-WM401WIFI、3R-WM501WIFI、3R-WM601WIFI、 3R-WM401WIFI-UV、3R-WM401WIFI-PL、3R-MSUSB401、 3R-MSUSB501、3R-MSUSB601
材質	スチール

MEMO

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

サポート及び企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認いただけます。

URL <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

- ※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。
- ※メールでお問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。
- ※ネット通販（ショッピングサイト）で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアールソリューション株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-btob.jp/>